
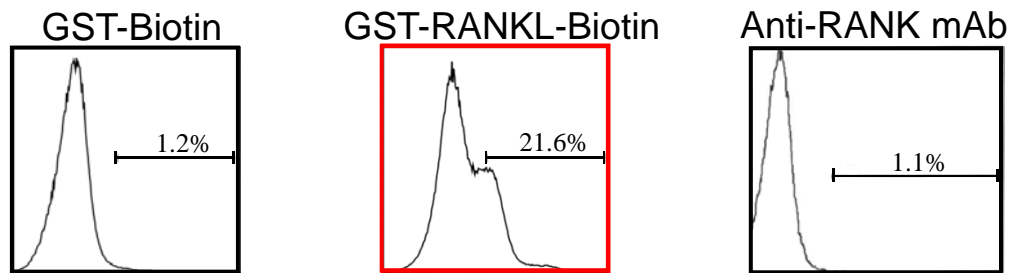


New!

GST-Biotin, GST-RANKL-Biotin

Receptor activator of NF- κ B ligand (RANKL)は、TRANCE、OPGL、ODFとも呼ばれ骨芽細胞、活性化T細胞等で発現するTNFファミリーに属するサイトカインです。破骨細胞に発現するRANKに結合することで破骨細胞への分化を誘導します。本製品は、GST融合したRANKLタンパク質をビオチン化したもので、フローサイトメリーにおけるRANK抗体の代替えとしてご利用いただけます。本製品は、検出用の試薬のため、破骨細胞分化能は、有しておりません。またネガティブコントロールとしてビオチン化したGSTもご用意しております。

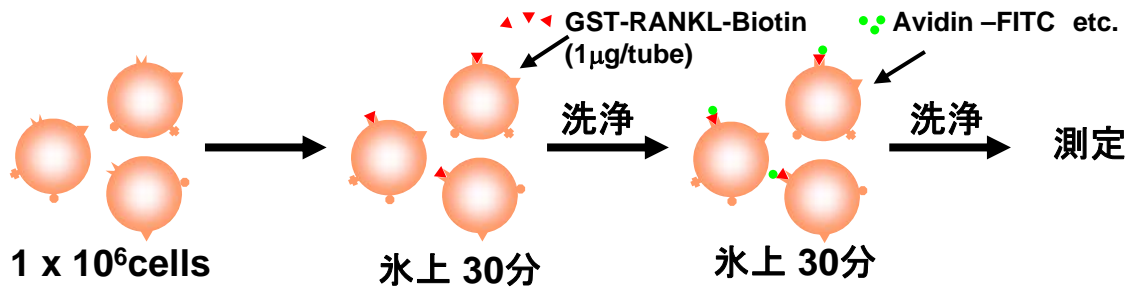

RANK-FITC (松本歯科大 溝口先生のご好意による)

マウス骨髄単核細胞(1x10⁶個)にGST-Biotin及びGST-RANKL-Biotinを1µg添加し、30分氷上で反応させ染色を行った。また抗RANK抗体(他社製品)は、10µg添加し、同様に染色を行った。染色の後にフローサイトメリーにて測定を行った。

○組換え蛋白

| | 交差性 | 濃度 | Cat. No. | サイズ | 価格 |
|------------------|----------|---------|--------------|--------|---------|
| GST-RANKL-Biotin | ヒト、マウス、他 | 1 mg/mL | NIB 47027000 | 100 µg | ¥50,000 |
| GST-Biotin | - | 1 mg/mL | NIB 47026000 | 100 µg | ¥50,000 |

*GST-Biotinは、ネガティブコントロールとしてご使用ください。



オリエンタル酵母の研究用試薬

○組換え蛋白

| | 交差性 | 濃度 | Cat. No. | サイズ | 価格 |
|------------------|----------|---------|----------|--------|---------|
| GST-RANKL-Biotin | ヒト、マウス、他 | 1 mg/mL | 47027000 | 100 µg | ¥50,000 |
| GST-Biotin | - | 1 mg/mL | 47026000 | 100 µg | ¥50,000 |

*GST-Biotinは、ネガティブコントロールとしてご使用ください。

| | 由来 | 分子量 | 濃度 | Cat. No. | サイズ | 価格 |
|--------------|----|--------|---------|----------|-------|---------|
| Human sRANKL | ヒト | 47 kDa | 1 mg/mL | 47187000 | 20 µg | ¥20,000 |

○抗体製品

| | 用途 | サブクラス | 交差性 | Cat. No. | サイズ | 価格 |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----|----------|--------|---------|
| Anti-Human RANKL Monoclonal Antibody | WB | マウス | ヒト | 47254000 | 100 µg | ¥50,000 |
| | ELISA | IgG1κ | | | | |
| | 中和 | マウス | | | | |
| Anti-Mouse RANKL Monoclonal Antibody | FACS | マウス | ヒト | 47102000 | 100 µg | ¥50,000 |
| | | IgG1κ | | | | |
| Anti-Mouse RANKL Monoclonal Antibody | WB/ELISA | ラット | マウス | 47103001 | 200 µg | ¥50,000 |
| | FACS | IgG2a (OYC2) | | | | |
| Anti-Mouse RANKL Monoclonal Antibody | WB/ELISA | ラット | マウス | 47104001 | 200 µg | ¥50,000 |
| | FACS | IgG2a (OYC1) | | | | |

New!

○関連製品

| | | | |
|-------------------|----------|-----------|---------|
| TRAP solution Kit | 47249000 | 500 tests | ¥30,000 |
|-------------------|----------|-----------|---------|

* バルク注文については営業所、ホームページまでお問い合わせください。
* 本品は研究用試薬であり、医薬品ではございません。

- Asselin-Labat, M.L. et al.(2010) Nature 465:798-802
- Maruyama K. et al.(2006) J.Immunol. 177:3799-3805
- Tomimori, Y. et al.(2009) J.Bone Miner.Res. 24:1194-1205
- Shinohara, M. et al.(2008) Cell 132:794-806
- Yasuda, H. et al.(1998) Proc.Natl.Acad.Sci.USA. 95:3597-3602
- Furuya, Y. et al.(2011) J.Biol.Chem. 286:37023-37031



オリエンタル酵母工業株式会社

お客様窓口

ホームページからお問い合わせ、ご注文下さい

<http://www.oyc-bio.jp/inquiries/add>

バイオ事業本部

Tel. 03-3968-1192 Fax. 03-3968-4863

営業部

東日本バイオ営業部
Tel 03-3968-1163 Fax 03-3968-1196
西日本バイオ営業部
Tel 06-6338-1095 Fax 06-6384-7692
東日本バイオ営業部札幌支所
Tel 011-261-6599 Fax 011-222-0755
東日本バイオ営業部つくば支所
Tel 029-858-0115 Fax 029-858-2931
㈱オリエンタルハイオサービス
Tel 075-322-1177 Fax 075-322-0232
㈱ケーピーティーオリエンタル
Tel 0942-81-2400 Fax 0942-81-2401



FM 541481 / ISO 9001

取扱店

WWW.OYC-BIO.JP